

# AEROSOLSENSOR WELAS<sup>®</sup> 2070



The model 2070 aerosol sensors are equipped with a very small measurement volume and are used for coincidence-free measurement with a maximum number concentrations up to 1,000,000 particles/cm<sup>3</sup> and in the highest mass concentrations, e.g. Arizona dust A2, SAE Fine, up to 1,000 mg/m<sup>3</sup>. Measuring range: 0.2 – 10 μm / 0.3 – 17 μm / 0.6 – 40 μm.

## MODELLVARIANTEN



Aerosolsensor welas<sup>®</sup> 2070 H  
Druckfeste Version bis 1 bar Überdruck und heizbar bis 250 °C



Aerosolsensor welas<sup>®</sup> 2070 HP  
Druckfeste Version bis 10 bar Überdruck und heizbar bis 120 °C



Aerosolsensor welas<sup>®</sup> 2070 P  
Druckfeste Version bis 10 bar Überdruck

## FUNKTIONSPRINZIP

### AEROSOLSENSOR FÜR ANZAHLKONZENTRATIONEN BIS CA. 1.000.000 PARTIKEL/CM<sup>3</sup>

Welas<sup>®</sup> digital und Promo<sup>®</sup> System basieren auf der Streulichtanalyse am Einzelpartikel. Im Aerosolsensor passieren die zu messenden Partikel ein T-förmiges, optisch abgegrenztes Messvolumen, das von einer Weißlichtquelle beleuchtet wird. Hierdurch wird ein Streulichtimpuls erzeugt, dessen Höhe das Maß für die Größe und deren Anzahl ein Maß für die Konzentration ist.

Die hohe Größenklassifiziergenauigkeit und die hohe Größenauflösung werden durch folgende Besonderheiten garantiert:

- Weißlicht und 90° Streulichtdetektion ⇒ eindeutige Kalibrierkurve
- Patentierte T-Blendentechnik für ein T-förmiges Messvolumen ⇒ kein Randzonenfehler
- Neue digitale Einzelsignalverarbeitung für die Analyse der Streulichtimpulse ⇒ Koinzidenzerkennung und -korrektur am Einzelsignal, wodurch in bis zu Faktor 5 höheren Konzentrationen gemessen werden kann

Die störungsfreie und sichere Messung großer Partikel bis 40 µm im Sensor wird durch den vertikalen Aerosoldurchgang bei einem hohen Volumenstrom von 5 l/min und einem großen Durchmesser des Probennehmerohrs sichergestellt.



Die untenstehende Tabelle zeigt den theoretischen Mindestabstand der Partikel bei einer vorgegebenen Anzahlkonzentration. Bei einer Anzahlkonzentration von 10<sup>3</sup> pro cm<sup>3</sup> darf das optische Messvolumen demnach nicht größer als 1 mm<sup>3</sup> sein.

Anzahlkonzentration [P/m <sup>3</sup> ]	Anzahlkonzentration [P/cm <sup>3</sup> ]	Partikelabstand [cm]	Partikelabstand [mm]	Partikelabstand [µm]
1	10 <sup>-6</sup>	100	1000	
10 <sup>3</sup>	10 <sup>-3</sup>	10	100	
10 <sup>6</sup>	1	1	10	
10 <sup>9</sup>	10 <sup>3</sup>		1	1000
10 <sup>12</sup>	10 <sup>6</sup>		0,1	100
10 <sup>15</sup>	10 <sup>9</sup>		0,01	10
10 <sup>18</sup>	10 <sup>12</sup>		0,001	1



Tabelle 2: welas / Anzahlkonzentration

Der Kunde kann je nach zu messender Konzentration einen geeigneten Sensor mit entsprechender Messvolumen-größe wählen.

### Hohe Konzentration

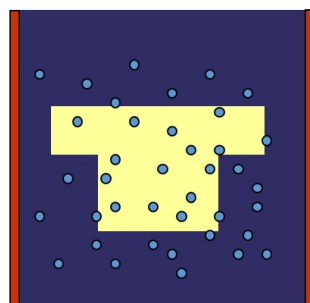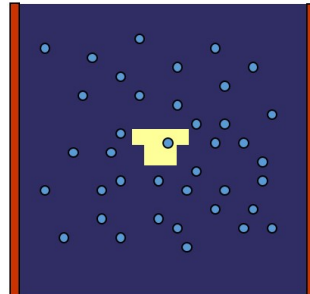

### Niedrige Konzentration

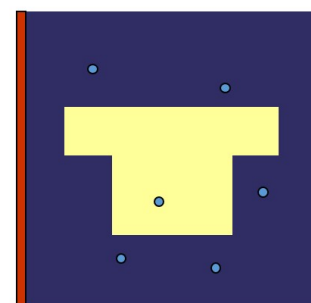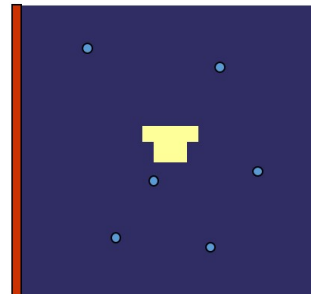

Für hohe Konzentrationen bis  $1.000.000 \text{ Partikel/cm}^3$  wird der Sensor *welas*<sup>®</sup> 2070 mit einem sehr kleinen Messvolumen eingesetzt. Durch das kleine Messvolumen ist sichergestellt, dass immer nur ein Partikel in das Messvolumen gelangt. In niedrigen Konzentrationen bieten das Modell *welas*<sup>®</sup> 2070 mit einem größeren Messvolumen den Vorteil einer höheren Zählrate bei derselben Anzahlkonzentration.

Die *welas*<sup>®</sup> Sensoren zeichnen sich durch eine besonders gute Übereinstimmung in Zählwirkungsgrad und PartikelgröÙenauföÙung aus. Dadurch sind die Messergebnisse bezüglich der gemessenen Anzahlkonzentration und PartikelgröÙe unter Verwendung verschiedener Sensoren sehr gut vergleichbar.

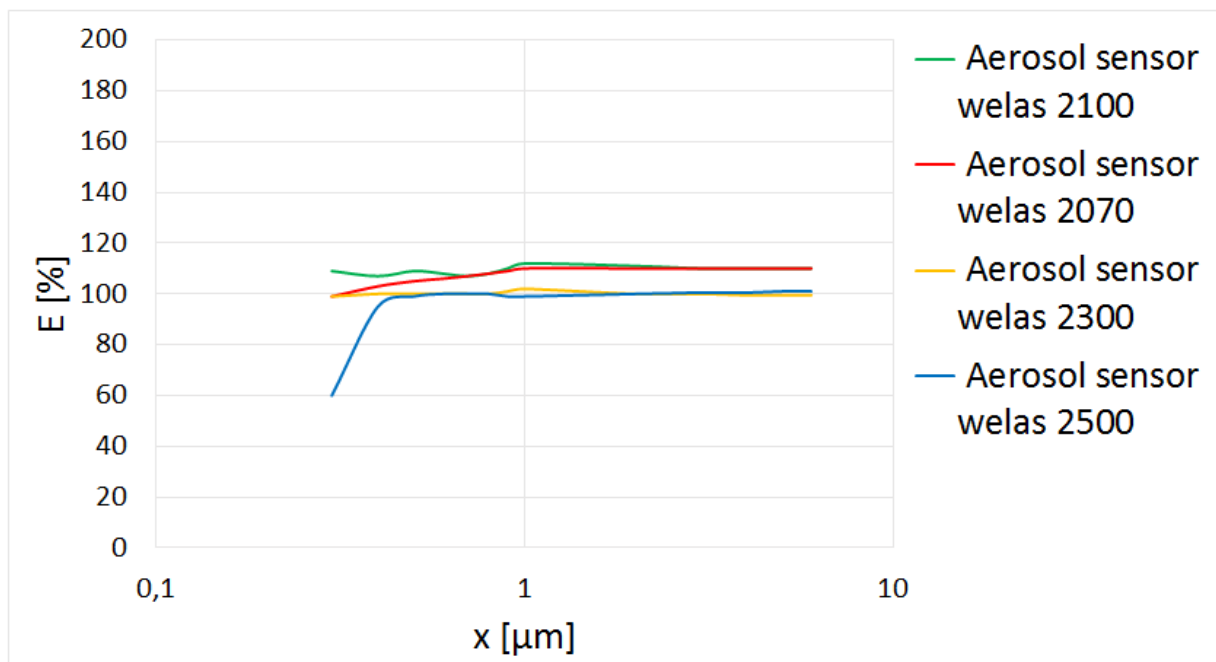


Diagramm 1: Zählwirkungsgrad verschiedener Sensoren bezogen auf welas<sup>®</sup> Sensor 2200 (im Messbereich 0,2 – 10  $\mu\text{m}$ )

### Erweiterungen/Zubehör

Spezielle Messküvetten ermöglichen den Einsatz der welas<sup>®</sup> Aerosolsensoren auch unter außergewöhnlichen Messbedingungen. Diese sind erhältlich:

- heizbare Sensoren bis 250 °C; höhere Temperaturen auf Anfrage
- druckfeste Sensoren bis 10 bar Überdruck
- gegen chemisch aggressive Medien resistente Sensoren

## VORTEILE

- Die Sensoren sind einfach auswechselbar
- Weltkleinste und robusteste Sensoren in der Serie 2000
- Sehr gute Übereinstimmung aller Sensoren bezüglich Partikelgröße und Partikelkonzentration
- Minimierung von Partikelverlusten in langen Probenahmeleitungen durch einfache Installation des Sensors direkt am Probenahmeort
- Sensoren für In-Situ Messungen
- Messung in explosionsgefährdeter Umgebung in der Serie 2000 (ohne Heizung)
- Einfach zu reinigen
- Einfache Bedienung
- Zuverlässige Funktion
- Wartungsarm
- Senkt Ihre Betriebskosten

## TECHNISCHE DATEN

Messbereich (Anzahl $C_N$ )	0 – 10 <sup>6</sup> Partikel/cm <sup>3</sup>
Messbereich (Größe)	0,2 – 40 $\mu\text{m}$ (3 Messbereiche)
Volumenstrom	5 l/min (andere auf Anfrage)
Thermodynamische Messbedingungen	+10 – +40 °C, -100 – +50 mbarg
Lichtquelle	Xenon Bogenlampe 35 W
Abmessungen	50 • 250 • 100 mm (H • B • T)
Gewicht	Ca. 2,8 kg

## ANWENDUNGEN

- Abscheidegradbestimmung von KFZ-Innenraumfiltern, Motorluftfiltern, Raumluftfiltern, Druckluftfiltern, Staubsaugerfiltern, abreinigbaren Filtern, Elektrofiltern, Ölabscheidern, Kühlschmierstoffabscheidern, Nassabscheidern, Zyklonen und anderen Abscheidern
- Isotherme und isobare Partikelgrößen- und Mengenbestimmung, z. B. in der Automobil-, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Untersuchung schneller, instationärer Prozesse
- Test von Rauchmeldern
- Partikelmessung zur Wolkenbildung
- Emissionsmessungen
- Immissionsmessungen



Mehr Informationen:

<https://www.palas.de/product/aerosolsensorwelas2070>